

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

Touch N Tuff® 92-500

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notifikovaná	EN standard
	1-metyl-2-propanol	5	0	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	Butylalkohol	17	1	71-36-3	Centexbel	374-3:2003
	Etylalkohol	3	0	64-17-5	Satra	374-3:2003
	Formaldehyd, 35%	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Hexan	14	1	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Hydroxid amonný, 25%	< 5	0	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	17	1	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina dusičná, 70%	< 5	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina octová, glaciální	1	0	64-19-7	Satra	374-3:2003
	Kyselina sírová, 50%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Perchloretylen	< 5	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Peroxid vodíku, 30%	38	2	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Triethylamin	9	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Xylen	< 5	0	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

